



ARILEVY
lab & sieves

מטלטל (מרעד) נפות דגמים ALS-02, ALS-02 מדריך למשתמש - מטלטל לנפות

אנו מודים לכם על שבחרתם במטלטל מתוצרתנו.

נא עשו שימוש במדריך מקוצר זה, בכדי להפיק את מירב התועלת מן המכשיר.

המטלטל מציעה מגוון אפשרויות הפעלה מדריך זה ממוקד ומפרט סדר הפעולות בלבד. לכל חומר מנופה מציעה המטלטל עוצמות ניפוי שונות לשם קבלת אחוזי ניפוי מלאים. הפעלת המכשיר בעוצמה הגבוה ביותר לא תנפה בהכרח באחוזים מלאים את כל החומר שיעבור ברשתות.

שימו לב, לפני תחילת העבודה עם המכשיר:

- יש לחבר את המכשיר למקור מתח בעל ארקה תקינה.
- פתח הסגרים ושלוף המכסה ממוטות הקיבוע.
- הנח את מערכת הנפות והתחתית על גבי הצלחת ומלא את החומר בנפה העליונה.
- (זכור: הנפות מונחות בסדר יורד, הרשתות בעלות פתחי המעבר הגדולים ממוקמות בראש)
- השחל המכסה למוטות הקיבוע ונעל בעזרת הסגרים.

הפעלת המכשיר

- כוון ה TIMER לטווח זמן הניפוי הנדרש (עד ל – 30 דקות).
- הפעל המכשיר בעזרת המפסק השמאלי הקיצון וכוון בכפתור הסמוך לו את עוצמת הרעידות המבוקשת בין 1000 ל 3000 מיקרוני. (במכוון 1-10)
- המפסק הימני הקיצון נועד להרקדה: כוון עוצמת ההרקדה באמצעות סיבוב הכפתור הסמוך למפסק (מ-125 – 1100 אמפליטודה לדקה, 1-10 במכוון).
- הקשות יחלו מנקודה מסוימת במכוון.

הקשה – מטרתה כמסייעת להרקדה ונועדה לנער הרשת מחלקים גבנוניים הסותמים אותה בתהליך הניפוי.

הוראות בטיחות

- יש להשתמש במרעד כאשר הוא תקין ושלם
- אין להשתמש במרעד במידה וחוטי החשמל גלויים או פגומים
- אין להשתמש במרעד במידה והשקע אינו תקין
- יש להרחיק את המרעד ממקור מים
- יש לוודא את נעילת הנפות אחרי השחלת הנפות במוטות
- אין לפרק את המכשיר ובכל מקרה של תקלה יש ליצור קשר
- אין לגעת במכשיר או בנפות בעת הניפוי

הוראות תחזוקה

- את המרעד יש לנקות אך ורק באמצעות מטלית לחה ולנגב
- אין לשטוף את המרעד במים
- את הנפות ניתן לשטוף במי ברז זורמים וליבשם היטב לפני השימוש
- אין להשתמש בזמן ניקוי הנפות בספוג גס או חומרים אחרים